

PLAN DE MANTENIMIENTO PARA LA INCUBADORA TS 606 G WTW

EQUIPO O PARTE	ACTIVIDAD	PROCEDIMIENTOS	FRECUENCIA	TIPO
INCUBADORA TS 606 G WTW	limpieza	<ul style="list-style-type: none"> • Desenchufar el equipo de la red eléctrica • Eliminar el polvo acumulado en el interior del armario cada 6 a 8 meses. • limpiar las rejillas de convección en la parte posterior del armario, empleando un pincel seco y limpio. Tener cuidado de no dañar cables y/o torcer o quebrar tubos. • Para limpiar a fondo el interior del armario (por ejemplo, después de un tiempo prolongado en desuso), emplear agua tibia con un detergente suave o un líquido de limpieza adecuado para material plástico. 	6 Meses	Preventivo
OBSERVACIONES:				

ELABORO:	REVISO:	APROBO:
PEDRO JOSE FRAGOSO CASTILLA	JAIME DAVID QUINTERO LOPEZ	EDUARDO JOSE BECERRA BLANCO
<i>Responsable Proceso Gestión de Laboratorios</i>	<i>Representante de la Dirección</i>	<i>Gerente</i>